

|                                                                                   |                                                                  |                                                          |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL<br/>PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA<br/>LU-IKA 03.6</b>                   | Tgl : 30-09-2021<br>Ed : 03<br>Rev : 01<br>Hal : 1 dari 1 |
|                                                                                   |                                                                  | <b>Prosedur Pengoperasian<br/>Timbangan OHAUS PA 224</b> |                                                           |

#### A. Menyalakan Timbangan

1. Kabel listrik timbangan disambungkan ke sumber listrik.
2. *Waterpass* pada timbangan dipastikan pada posisi yang benar (Posisi *Waterpass* : ) , jika gelembu udara pada *waterpass* tidak berada didalam lingkaran maka atur posisi timbangan dengan memutar sekrup pada bagian bawah timbangan hingga gelembung udara pada *waterpass* berada didalam lingkaran.
3. Tombol **On/Off (Yes)** ditekan untuk menyalakan timbangan.
4. Ditunggu beberapa saat hingga timbangan stabil, display pada layar timbangan menampilkan angka 0,0000 g.

#### B. Menimbang Sampel

1. Timbangan dipastikan telah diuji kinerja harian (LU/UP-IKM 04).
2. Angka yang ditampilkan timbangan adalah 0,0000 g, jika belum maka dapat ditekan tombol **Tare/Rezero**.
3. Setiap menimbang ditunggu hingga angka yang ditampilkan pada layar timbangan stabil.
4. Hasil Timbangan dicatat pada formulir penimbangan.

#### C. Mematikan Timbangan

1. Tombol **On/Off (Yes)** ditekan lama hingga angka pada layar timbangan hilang.
2. Bagian dalam dan sekitar area timbangan dibersihkan dengan etanol.
3. Timbangan dan peralatan yang digunakan dirapikan.

**MASTER**

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :  
Operator  
Laboratorium



Diperiksa oleh :  
Analisis  
Laboratorium



Disahkan oleh :  
Penata Laboratorium  
Narkotika Ahli Muda

