

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 03.9	Tgl : 30-09-2021 Ed : 03 Rev : 01 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Timbangan MEDLINE MD 8104	

A. Menyalakan Timbangan

1. Kabel listrik timbangan disambungkan ke sumber listrik.
2. *Waterpass* pada timbangan dipastikan pada posisi yang benar (Posisi *Waterpass* : ) , jika gelembung udara pada *waterpass* tidak berada didalam lingkaran maka atur posisi timbangan dengan memutar sekrup pada bagian bawah timbangan hingga gelembung udara pada *waterpass* berada didalam lingkaran.
3. Tombol **On/Off (Yes)** ditekan untuk menyalakan timbangan.
4. Ditunggu beberapa saat hingga timbangan stabil, display pada layar timbangan menampilkan angka 0,0000 g.

B. Menimbang Sampel

1. Timbangan dipastikan telah diuji kinerja harian (LU/UP-IKM 04).
2. Angka yang ditampilkan timbangan adalah 0,0000 g, jika belum maka dapat ditekan tombol **Tare/Rezero**.
3. Setiap menimbang ditunggu hingga angka yang ditampilkan pada layar timbangan stabil.
4. Hasil Timbangan dicatat pada formulir penimbangan.

C. Mematikan Timbangan

1. Tombol **On/Off (Yes)** ditekan lama hingga angka pada layar timbangan hilang.
2. Bagian dalam dan sekitar area timbangan dibersihkan dengan etanol.
3. Timbangan dan peralatan yang digunakan dirapikan.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Operator
Laboratorium



Diperiksa oleh :
Analisis
Laboratorium



Disahkan oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda



Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN