

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 08.1	Tgl : 30-07-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian SENTRIFUGA SPECTRAFUGE 6C	

A. Menyalakan Sentrifuga

1. Tombol **On/Off** ditekan untuk menyalakan *Sentrifuga* (Layar pada Sentrifuga akan menyala).
2. Layar ditunggu hingga menunjukkan **0.00**.

B. Menggunakan Sentrifuga

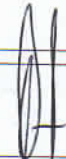
1. Tombol pemutar kecepatan diputar hingga angka pada layar sesuai dengan yang diinginkan.
2. Tombol pemutar *timer*/waktu diputar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan proses.
3. Sampel yang telah disiapkan di dalam tabung tertutup diletakkan di dalam wadah sentrifuga dalam posisi saling berhadapan (harus seimbang volume antara tabung yang saling berhadapan).
4. Proses ditunggu hingga proses selesai, ditandai dengan angka pada layar menunjukkan **0.00** dan pintu sentrifuga terbuka dengan sendirinya.

C. Mematikan Sentrifuga

Tombol **On/Off** ditekan (layar akan mati).

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---

Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN