

|                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL<br/>PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA<br/>LU-IKA 18.1</b>                    | Tgl : 05-08-2021<br>Ed : 03<br>Rev : 02<br>Hal : 1 dari 1 |
|                                                                                   |                                                                  | <b>Prosedur Pengoperasian<br/>Mikroskop <i>Carton</i></b> |                                                           |

#### A. Menyalakan Alat

Arus listrik Mikroskop disambungkan pada sumber listrik.

#### B. Mengoperasikan Alat

1. Ambil sampel dan tempatkan diatas objek glass.
2. Sampel dipreparasi terlebih dahulu sesuai jenis sampel dan ditutup dengan *deck glass*.
3. Preparat diletakkan di atas plat kemudian dijepit dengan penjepit.
4. Tombol **On/Off** ditekan hingga lampu pada mikroskop menyala.
5. **Foot pedal** diputar untuk mengatur pembesaran/*zoom* sampel.
6. **Focusing drive** diputar untuk mengatur fokus sampel.
7. Foto sampel yang diamati.

#### C. Mematikan Alat

1. Tombol **On/Off** ditekan hingga lampu pada mikroskop mati.
2. Arus listrik Mikroskop dilepas dari sumber listrik.

**MASTER**

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :  
Operator  
Laboratorium



Diperiksa oleh :  
Analisis  
Laboratorium



Disahkan oleh :  
Penata Laboratorium  
Narkotika Ahli Muda



Dilarang menggandakan atau menyadur sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa seizin Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN